



Lancer MDSmanager :

- 1- Brancher le lecteur MICROTRONIC à votre ordinateur.
- 2- Sélectionner le lecteur.
- 3- Aller dans la partie « Maintenance ». Cliquer sur « Lecture des protocoles » pour extraire les protocoles du lecteur.
- 4- (Facultatif) Cette option ouvre les protocoles du lecteur via un notepad (fichier brut).
- 5- (Facultatif) Cette option ouvre l'emplacement du fichier stocké.
- 6- Une fois les protocoles récupérés, un lien vous indique le chemin d'accès au fichier .6pct.